

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN KỸ THUẬT VMC 202



### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cân kỹ thuật VMC202

- Xin đặt cân ở vị trí vững chắc, mặt bàn bằng phẳng, không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động, đồng thời điều chỉnh 4 chân đế sao cho cân được thăng bằng, chú ý giọt nước thăng bằng phải nằm chính giữa vòng tròn.
- Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh, như là nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh.
  - Khi mở cân, không được để bất cứ vật gì lên bàn cân.
  - Khi sử dụng cân, trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra khỏi phạm vi bàn cân, để đảm bảo độ chính xác.
  - Mở máy 3~5 phút trước khi sử dụng.
  - Xin chú ý khi biểu tượng cảnh báo điện yếu hiển thị, tức biểu thị cân cần sạc điện.
  - Sau khi mở cân chữ số trên màn hình hiển thị đảo số từ 9 đến 0, cân ổn định, cân điện tử sẽ đi vào trạng thái sử dụng, lúc này bên trái khoan trọng lượng xuất hiện.

**Các phím chức năng:**

Cân kỹ thuật VMC202 có 4 phím chức năng (**on/off**), (**unit**), (**pcs**), (**zero**).

Tính năng các phím

Phím **ON/OFF** là phím tắt mở cân.

Phím **UNIT** Là phím chuyển đổi đơn vị cân g / ct / t l.T / dwt.

Phím **PCS** Là phím đếm mẫu sản phẩm.

Phím **ZERO** Là phím trả về 0 hoặc trừ bì.

**Cách sử dụng:**

- Mở nắp bảo vệ ra và lật về phía sau.
- Khởi động nguồn bằng phím ON/OFF – màn hình chỉ hiện thị “0.00”.
- Chọn đơn vị cân bằng phím UNIT (tại Việt Nam là “gram” hoặc “t.LT”).
- Có thể bắt đầu cân (không cân quá tải trọng Max của cân sẽ gây hỏng load cell).

**Nếu cân và trừ bì.**

- Mở nắp bảo vệ ra và lật về phía sau.
- Khởi động nguồn bằng phím ON/OFF – màn hình chỉ hiện thị “0.00”.
- Chọn đơn vị cân bằng phím UNIT (tại Việt Nam là “gram” hoặc “t.LT”).
- Bỏ khay rỗng lên bàn cân trước / nhấn phím ZERO (trừ phần bì này ra khỏi giá trị) Có thể bắt đầu cân (không cân quá tải trọng Max (250g) sẽ gây hỏng loadcell).
- Unit: đổi đơn vị cân g / ct / t l.T / dwt.
- PCS: đếm số lượng theo trọng lượng mẫu.
- ZERO: trả về giá trị Không “0” giá trị chuẩn cho thao tác cân ban đầu.

**Hiệu chuẩn Cân (dành cho Kỹ Thuật Viên, kiểm định Viên Calip, Nhà phân phối).**

Yêu cầu kỹ thuật: Phải có quả cân 200g cấp chính xác F1.

Nhấn giữ phím UNIT rồi mở cân bằng phím ON/OFF màn hình cân xuất hiện số nội 75654, sau đó nhấn phím UNIT màn hình cân hiện 200.00 ta bỏ Quả 200g lên cân, ta nhấn phím UNIT cân sẽ lưu giá trị lại, cân xuất hiện số nội 87456, sau đó ta tắt cân bằng phím ON/OFF, sau đó mở cân lại là xong thao tác hiệu chỉnh cân

**Bảo quản:** Tắt nguồn khi không sử dụng, Đóng nắp bảo vệ và để vào bao da chống sốc khi không sử dụng, Tháo pin ra khi không sử dụng trong thời gian dài, Để nơi khô ráo và xa tầm tay trẻ em.

**Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.**

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay Điện thoại: (028) 62.888.666 di động 0915.999.111 địa chỉ trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.