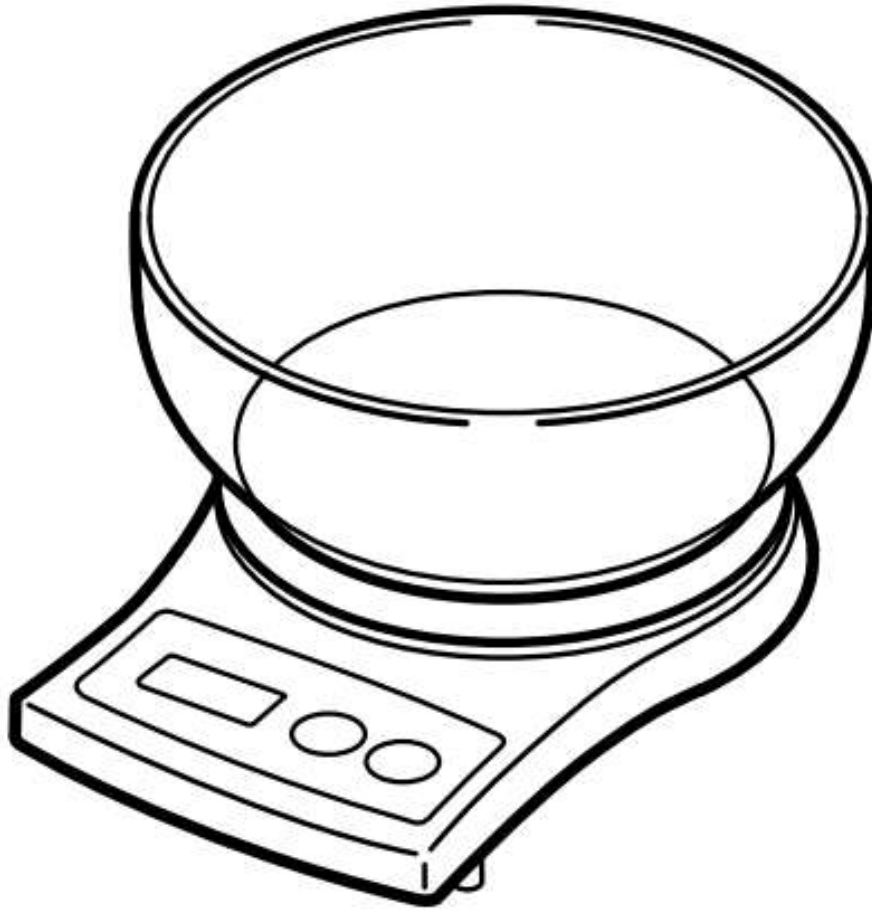


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ KD 160**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ TANITA KD160**

(Do CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu của hãng TANITA cung cấp).

- Cân điện tử TANITA KD160 do hãng TANITA Nhật Bản sản xuất và được Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát TPS có trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh phân phối.

Các bước chuẩn bị thiết bị.

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.

Hướng dẫn cách cân.

- Mở cân bằng cách nhấn phím **ON/TARE**, chờ khi cân hiển thị 0 g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân và đọc kết quả.

Trừ bì.

- Khi cân ở trạng thái 0g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím ON/TARE cân tự động trừ bì và hiển thị 0g. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.
- Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím ON/TARE để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắt cân.

Ý nghĩa các phím chức năng.

- Phím **ON/TARE** là phím dùng mở cân, nhấn về ZERO, và vào Enter.
- Phím **OFF** là phím tắt cân.

Hướng dẫn calibration (hiệu chuẩn).

- Mở cân ổn định 15 phút.
- Chuẩn bị quả cân F1 2 kg.

Bước 1: Nhấn giữ phím **[OFF]** và nhấn 3 lần **[ON]** rồi buông 2 nút ra.

Bước 2: Đợi màn hình cân hiển thị 0880 rồi đợi khi nào màn hình hiển thị 0882 ta bỏ quả 2 kg lên đĩa cân, cân tự động nhận mức cân vừa hiệu chuẩn

Bước 3: Tắt cân bằng phím **OFF** sau đó Khởi động lại cân, kiểm tra lại xem cân hiệu chuẩn đúng chưa, bằng cách bỏ quả cân vừa hiệu chuẩn lên cân để kiểm tra lại nếu đúng thì cân hiệu chuẩn thành công.

Bước 4. Vào chế độ cân bình thường.

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ.

- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.
- Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay chúng tôi địa chỉ trụ sở chính số 57 Đường Nguyễn Văn Thương Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại (028) 62.888.666 di động có Zalo 0915.999.111.

