

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ FEH 5000 g**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN ĐIỆN TỬ FEH 5000 g**

(CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu hãng).

- Cân điện tử FEH do Fuzhou FURI Electronics Co.Ltd sản xuất được Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh nhập khẩu và phân phối.

Các bước chuẩn bị thiết bị.

- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.

Hướng dẫn cách cân.

- Mở cân bằng cách nhấn phím **ON/OFF** (phím cơ bên hông phía dưới cân), chờ khi cân hiển thị 0g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân và đọc kết quả.

Trừ bì.

- Khi cân ở trạng thái 0 g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím **ZERO** cân tự động trừ bì và hiển thị 0 g. Đặt mẫu vào bì và cân bình thường.
- Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím **ZERO** để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắt cân.

Ý nghĩa các phím chức năng.

- Phím **ON/OFF** phím tắt mở cân.
- Phím **ZERO** phím trừ bì, phím trả cân về điểm 0.
- Phím **UNIT** phím chuyển đổi đơn vị cân, cân có các đơn vị kg, g, lb, tl.T, PCS.

Đèn báo.

Khi đèn báo sáng ở đâu thì cân hiển thị ở đó.

1. Đèn báo STABLE cân đang ở chế độ ổn định.
2. Đèn báo ZERO cân đang ở chế độ 0 tải, cân đang ở chế độ trừ bì.
3. Đèn báo kg: Cân đang ở đơn vị “kg”
4. Đèn báo g: Cân đang ở đơn vị “g”
5. Đèn báo lb: Cân đang ở đơn vị “lb”
6. Đèn báo tl.T: Cân đang ở đơn vị “tl.T”.

Hướng dẫn hiệu chuẩn nhanh Cân điện tử FEH 5000g.

Chuẩn bị quả cân F1 tương ứng với cân cần hiệu chuẩn.

1. Trước khi vào hiệu chuẩn cân, mở cân bằng phím **[ON/OFF]** đợi 1 phút cho cân ổn định.
2. Nhấn giữ phím **[UNIT]** rồi nhấn phím mở nguồn **[ON/OFF]** màn hình sẽ hiển thị **CAL**, sau đó cân chuyển sang số nội để lấy điểm không.
3. Nhấn phím **[UNIT]** cân sẽ hiển thị mức cân cần hiệu chuẩn (ví dụ cân hiển thị 1000 chóp chóp thì ta bỏ quả cân 1 kg lên đĩa cân).
4. Đặt quả cân lên đĩa cân tương ứng với mức cân đang hiển thị trên màn hình, đợi khi nào đèn báo ổn định hiển thị rồi nhấn phím **[UNIT]**, cân hiển thị "-----" sau đó lưu giá trị hiệu chuẩn rồi hiển thị **PASS** là xong hiệu chuẩn cân..
5. Nhấn phím **[ON/OFF]** tắt nguồn cân, mở cân lại bằng phím **[ON/OFF]** kiểm tra lại xem cân hiệu chuẩn đúng chưa, bằng cách bỏ quả cân vừa hiệu chuẩn lên cân để kiểm tra lại nếu đúng thì cân hiệu chuẩn thành công.
6. Vào chế độ cân bình thường.

Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.

- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.
- Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay điện thoại: (028) 62.888.666 di động 0915.999.111 địa chỉ trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.